

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Etüv kullanım prensiplerini belirlemek.

2.KAPSAM

Etüv kullanılmasında dikkat edilecek hususları, laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar teknisyenleri, teknikerleri ve ameliyathane hemşirelerini kapsar.

3. TANIMLAR / KISALTMALAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.Kullanılan Cihazlar / Malzemeler

- Etüv cihazı

4.2.Etüvün fişi prize takılır.

4.3.Açma kapama düğmesinden cihaz açılır

4.4. "F " tuşu ile " I " konumuna gelerek istenilen sıcaklık seçilir.

4.5 "F " tuşu ile " Y " konumuna gelerek süreli veya süresiz çalışma seçilir.

Y:000 süresiz çalışma

Y:001 süreli çalışma

4.6 "F " tuşu ile " a " konumuna gelerek istenilen çalışma süresi girilir.

4.7 "F " tuşu ile " p " konumuna gelerek start verilir.

4.8 "F " tuşu ile " n " konumuna gelerek çalışma esnasında geçen süre izlenebilir.

4.9.İşlem bittiğinde P:000 yapılarak stop konumuna getirilir.

5.İLGİLİ KAYITLAR:

İlgili bir kayıt yoktur